



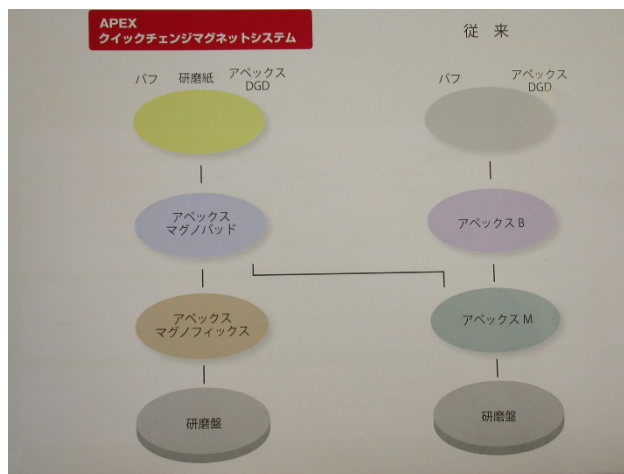

試料作製 “ワンポイントアドバイス” アベックスウィックチェンジマグネットシステム

ウィックチェンジマグネットシステムについてのご質問を多くいただきましたので、今回は使用方法をご案内します。

- ① 研磨盤にマグノフィックスを貼り付ける。(図 A)
- ② マグノパッドにバフ (研磨紙) を貼り付ける。(図 B)
- ③ ①に②を載せて完了。(図 C)

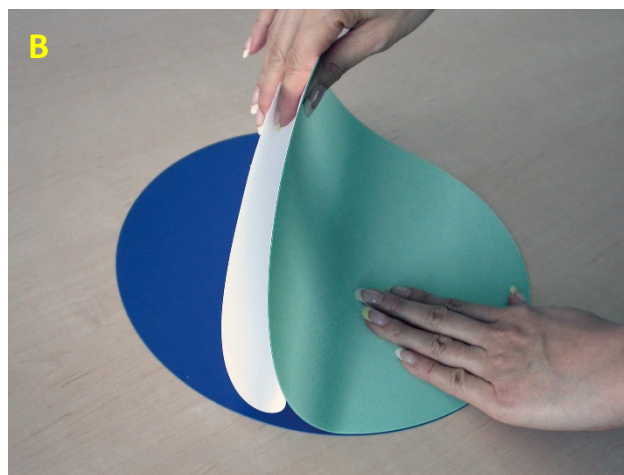

動画でわかりやすく説明しています。ビューラーホームページをご覧ください。

<http://www.buehler.com/Japan/buehler-news-room.php>

ビューラーアプリケーションラボでは試料作製に関するご相談を受け付けております。

info.japan@buehler.com へメールで送信ください。

*トピックは予告なく変更となることがございます。

ITW ジャパン株式会社
〒108-0022
東京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X 6F
TEL: 03-5439-5077
E-mail : info.japan@buehler.com
Homepage: www.buehler.com/Japan/